



1. 样本准备

- 1.1) 取样：取一个吸头，小心手不要碰到尖端，把它接到移液器上。
- 1.2) 先按移液器按钮到底并保持按压状态，再让移液器吸头尖端浸入待取样牛奶中，然后慢慢松开按钮，吸取里面的样本进入吸头，注意不要产生气泡。
- 1.3) 处理样本：打开①号管盖，把载有样本的吸头尖端放在①号管液面的上方，慢慢按下移液器按钮到底，将样本全部注入到①号管中。继续保持按住按钮状态并将移液器拿出①号管，丢弃吸头。
- 1.4) 样本混匀：盖上①号管盖，上下摇晃5-8次，让样本和稀释液充分混合。

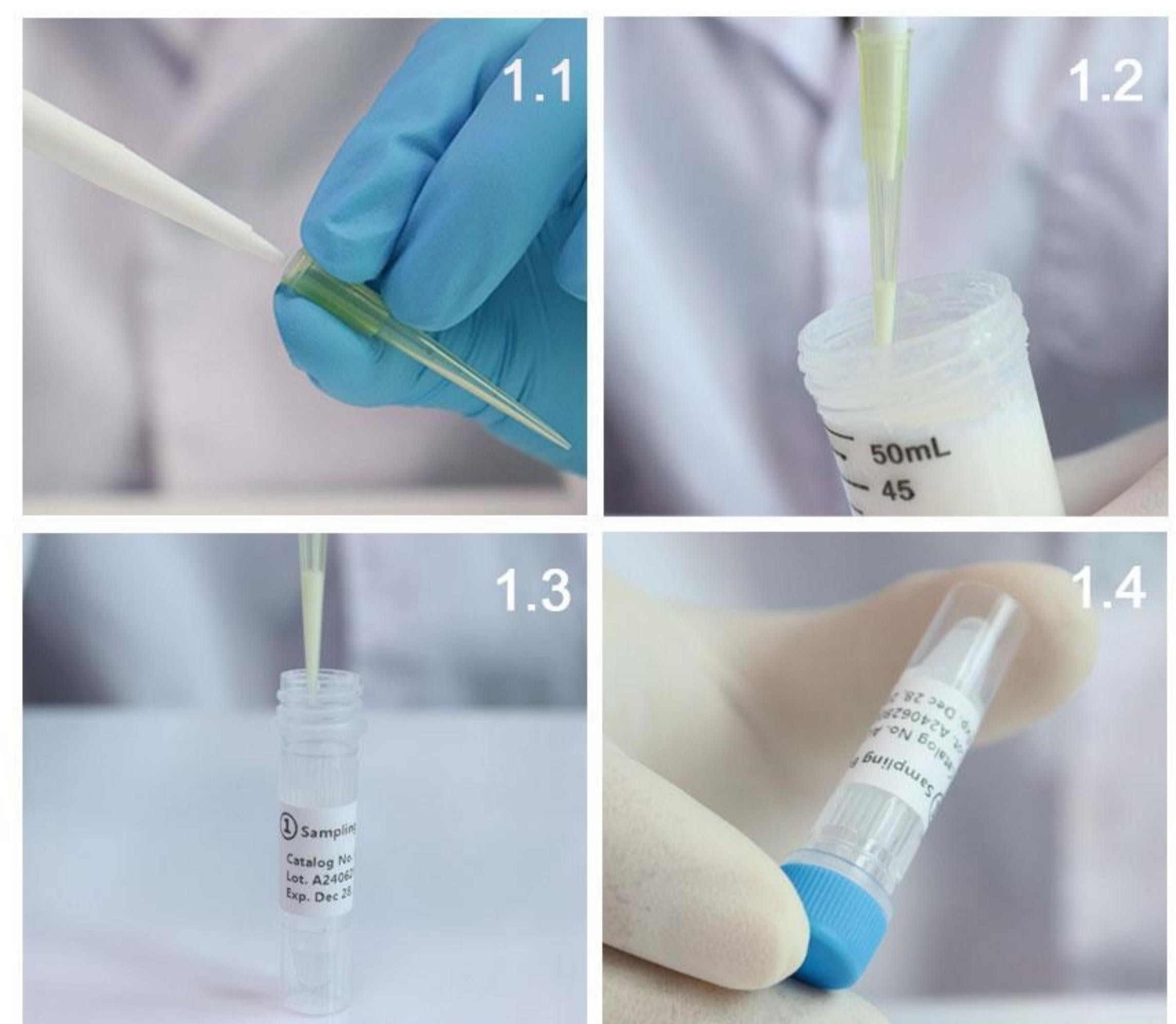

2. 测试卡准备

- 2.1) 准备好芯片试剂卡和磁铁。把磁铁放在试剂卡的凹槽里，确保箭头朝上。
- 2.2) 安装一个新吸头到移液器上，然后打开①号管盖。
- 2.3) 取稀释样本：按住移液器的按钮到底，让吸头尖端浸入①号管底，然后慢慢松开按钮，将①号管中的液体吸入移液器的吸头里面。
- 2.4) 稀释样本和预混液混合：将吸头尖端浸入②号管底部，再慢慢按下按钮到底，保证吸头里面的全部液体一次性都注入到②号管中，并在保持移液器按住状态下，用吸头尖端在②号管里慢慢搅拌直至溶液颜色均匀，然后再慢慢松开移液器的按钮，把②号所有样本一次性都吸入移液器吸头（注意：确保里面没有气泡）。
- 2.5) 加载样本：把载有液体的移液器吸头的尖端对准试剂卡的加样口垂直插入，并慢慢按下移液器按钮，保证一次性按压把所有配置样本加载到芯片试剂卡里面，记住，不要反复释放和按压防止气泡产生。
- 2.6) 保持按钮按下状态，将移液器从加样口取出，并丢弃吸头。
- 2.7) 密封测试卡：在加样口处贴上密封胶带，并用力按压，记住密封胶带和试剂卡上面的圆形位置要完全重合不要错位，确保贴合紧密。如果是同时检测两个样本，加样完一个后立即密封一个胶带。

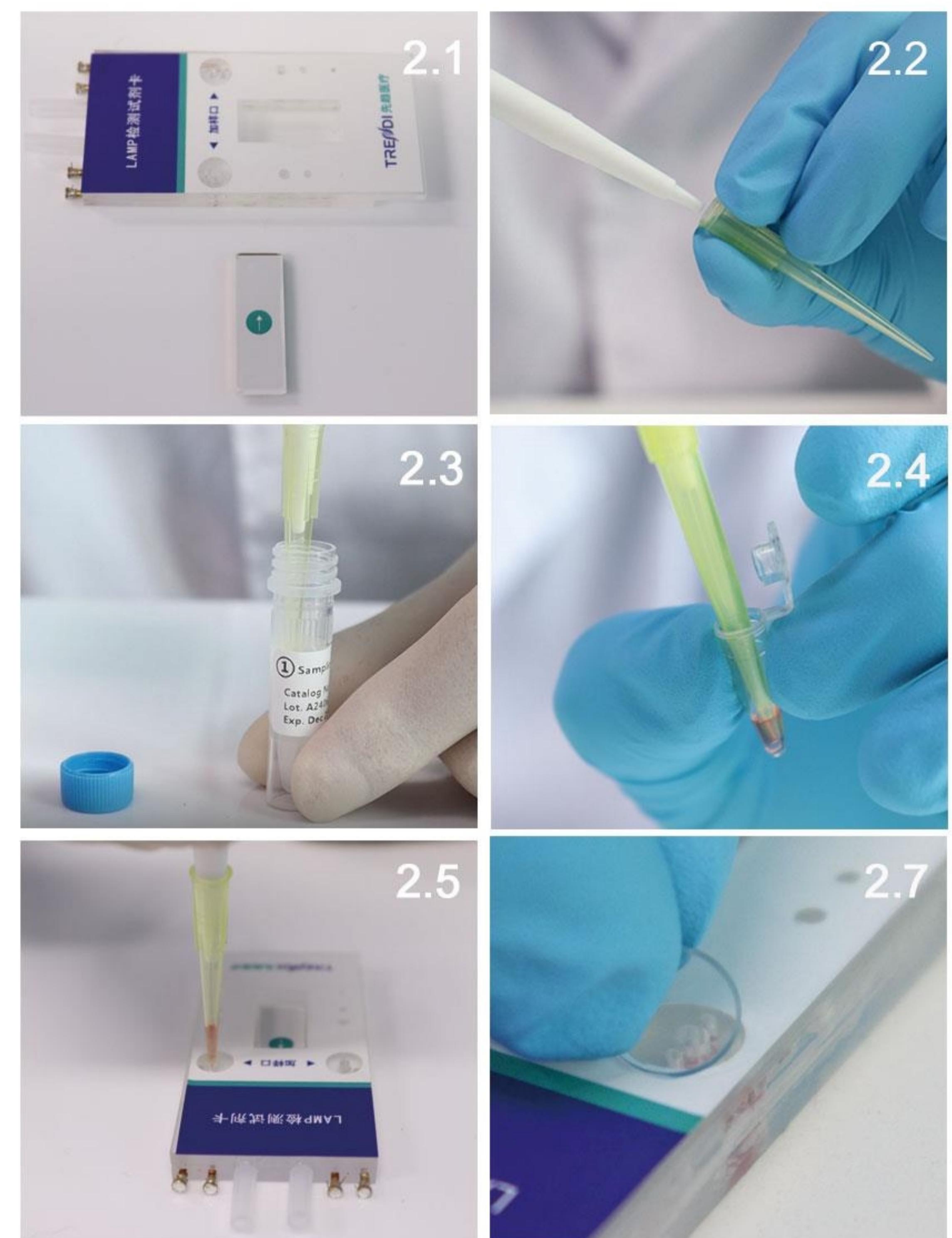

3. 样本测试

- 3.1) 打开TFS Pro4全自动微生物检测仪开关。
 - 3.2) 在屏幕上点击“新建检测”。
 - 3.3) 从选项中选择测试目标，然后点击“确认”。
 - 3.4) 将试剂卡插入正确的测试槽中。非常重要！磁铁要放入试剂卡中。
 - 3.5) 试剂卡轻轻推入后，再向下按压，听到“卡塔声”表示已经安装正确。
 - 3.6) 如测试卡正确插入，屏幕将自动导航到检测开始页面。点击开始。
 - 3.7) 自动测试和结果解释：测试将自动进行，一旦测试完成，结果将显示在屏幕上“P”表示阳性；“N”表示阴性。
 - 3.8) 芯片提取：轻轻用手指将芯片向上抬起，直至从卡槽中完全取出。非常重要！磁铁是一个可重复使用的组件。测试完成后，不要忘记从测试卡中取出磁铁并妥善存放。
- 本产品仅适用于食品微生物检测，不得用于其他用途。如果您有任何问题或需要软件更新，请在先趋官网<http://www.cztrendi.com>联系我们

请您严格按照说明书要求进行食品样本采集和处理。如操作不当，可能导致检测结果不准确。
本产品不能作为食品微生物污染的确诊依据。如有食品卫生安全问题，请您及时联系专业机构，遵循食品安全专家的检测和处置建议。

